

INFORMAZIONI DI BASE PER L'USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE CHIMICHE

- Prima di iniziare le lavorazioni verificare che la cappa chimica sia in funzione.
- Evitare, per quanto possibile, correnti d'aria in prossimità del pannello frontale della cappa chimica (ad esempio apertura di porte e finestre).
- La zona di lavoro e tutto il materiale in utilizzo nella cappa devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 – 25 cm dall'apertura frontale.
- Utilizzare il pannello frontale ad un'altezza di 40 cm rispetto al piano di lavoro; più il pannello frontale è abbassato migliore è la velocità di aspirazione della cappa.
- Il piano di lavoro della cappa deve essere mantenuto sempre pulito e ordinato.
- All'interno della cappa è necessario detenere i prodotti chimici utilizzati durante il ciclo lavorativo; è assolutamente vietato usare la cappa come deposito.
- Non disporre il materiale sotto cappa in modo da ostruire il passaggio dell'aria dal pannello frontale.
- Non utilizzare la cappa come mezzo di smaltimento dei reagenti mediante evaporazione.
- Se presente non utilizzare il lavandino per smaltire prodotti chimici o rifiuti.
- Verificare periodicamente la funzionalità del pannello frontale.
- I collegamenti elettrici delle apparecchiature eventualmente presenti all'interno della cappa devono, per quanto possibile, essere esterni alla cabina della cappa stessa.
- Al termini di ogni ciclo lavorativo ogni operatore deve pulire la cappa utilizzando prodotti specifici a seconda delle sostanze utilizzate al fine di evitare rischi ai successivi utilizzatori.